



ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

**BANCA DEL TESSUTO
MUSCOLOSCHIELETRICO**

PROTOCOLLO PER I TEST DI STERILITA'

Dott.ssa Alessandra Maso

PROTOCOLLO PER I TEST DI STERILITA'

- ❖ **Tampone per anaerobi obbligatoriamente inoculato nel terreno di arricchimento Brodo Tioglicolato (raccomandato dalla Farmacopea europea ed americana per l'esecuzione delle prove di sterilità).**
- ❖ **Campione bioptico e/o tampone aerobio inoculato in Brodo Triptosio oppure in Brain Heart, Todd-Hewitt, Brodo Sabouraud.**

- ❖ **Tempi di incubazione, alle opportune temperature, non inferiori ai 7 giorni, con osservazione ripetuta per verifica dell'eventuale comparsa di crescita microbica.**
- ❖ **In caso di positività, procedere con le opportune sub-colture, isolamento, identificazione ed eventuale antibiogramma.**